

## Concentrator plus/Vacufuge® plus – Anweisung zum Aufstellen des Gerätes

Diese Anweisung ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung des Concentrator plus/Vacufuge® plus und ersetzt diese nicht. Bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung.

### Transport

Das Gewicht des Gerätes beträgt 31 kg (Gesamtsystem) bzw. 17 kg (Einzelgerät).


- ▶ Transportieren Sie das Gerät ausschließlich in der Originalverpackung.
- ▶ Führen Sie den Transport des Gerätes immer mit 2 Personen durch.
- ▶ Verwenden Sie über längere Strecken eine Transporthilfe (z.B. Sackkarre).

### Aufstellen

- ▶ Führen Sie folgenden Schritte mit 2 Personen und in der beschriebenen Reihenfolge durch


#### 1. Verpackungskarton öffnen.

- a) Spannbänder zerschneiden.
- b) Klebeband aufschneiden.
- c) Alle 4 Kartonlaschen aufklappen.
- d) Abdeckpappe entfernen.
- e) Zubehör entnehmen.

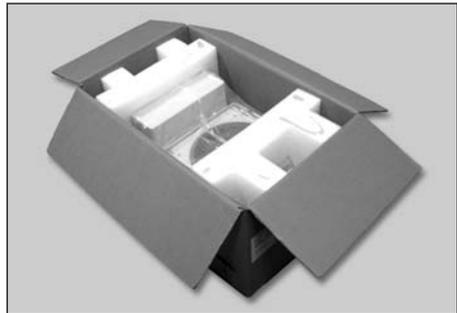

#### 2. Gerät aus dem Karton heben.

- a) Gerät inkl. Transportsicherungspolster aus dem Karton heben.
- b) Gerät inkl. Transportsicherungspolster vorsichtig auf die Seite legen.
- c) Hinteres Transportsicherungspolster an der Geräteunterseite leicht nach hinten schieben, bis zweite Transportsicherungsschraube sichtbar wird.

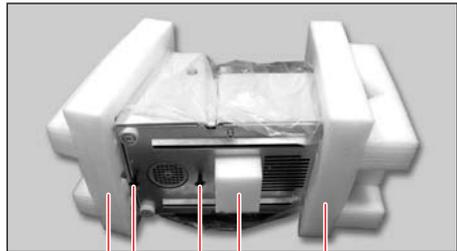

- 1 Hinteres Transportsicherungspolster
- 2 Transportsicherungsschrauben
- 3 Unteres Transportsicherungspolster
- 4 Vorderes Transportsicherungspolster

# eppendorf

### 3. Transportsicherung entfernen.

- a) Unteres Transportsicherungspolster abziehen.
- b) Beide Transportsicherungsschrauben herausdrehen.
- c) Gerät aufrecht stellen.
- d) Vorderes und hinteres Transportsicherungspolster entfernen.
- e) Plastikhülle vom Gerät entfernen.
- f) Plastikhülle vom Deckel entfernen.
- g) Gerät auf einen stabilen, waagerechten und resonanzfreien Labortisch stellen und 3 Stunden akklimatisieren lassen.



- Heben Sie den Verpackungskarton sowie die Transportsicherungspolster und -schrauben für einen späteren Transport oder Lagerung auf.



#### **Warnung! Gefahr bei Nichtbeachten der Bedienungsanleitung.**

Das Gerät ist noch nicht betriebsbereit. Weitere Komponenten müssen noch angeschlossen werden.

- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung.

**eppendorf**  
*In touch with life*

Your local distributor: [www.eppendorf.com/worldwide](http://www.eppendorf.com/worldwide)

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany · Tel: +49 40 538 01-0 · Fax: +49 40 538 01-556  
E-Mail: [eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com)

Eppendorf North America, Inc. · One Cantiague Road · P.O. Box 1019 · Westbury, N.Y. 11590-0207 · USA  
Tel: +1 516 334 7500 · Toll free phone: +1 800 645 3050 · Fax: +1 516 334 7506 · E-Mail: [info@eppendorf.com](mailto:info@eppendorf.com)

#### **Application Support**

Europe, International: Tel: +49 1803 666 789 · E-Mail: [support@eppendorf.com](mailto:support@eppendorf.com)  
North America: Tel: +1 800 645 3050 ext. 2258 · E-Mail: [support\\_na@eppendorf.com](mailto:support_na@eppendorf.com)  
Asia, Pacific: Tel: +60 3 8023 6869 · E-Mail: [support\\_asiapacific@eppendorf.com](mailto:support_asiapacific@eppendorf.com)