

Gebrauchsanweisung
Karussell 2 - Ständer 2
 Deutsch (DE)

1 Produktbeschreibung
1.1 Produktübersicht

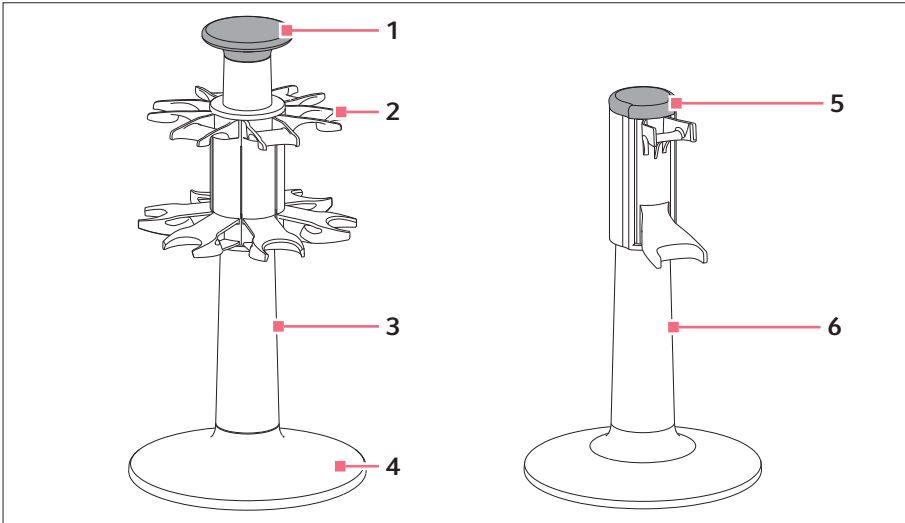


Abb. 1: Karussell 2 und Ständer 2 für mechanische Dosiergeräte

- | | |
|---|------------------|
| 1 Griff
Mit Bajonettverschluss | 4 Sockel |
| 2 Halter
Für mechanische Dosiergeräte | 5 Deckel |
| 3 Karussell | 6 Ständer |

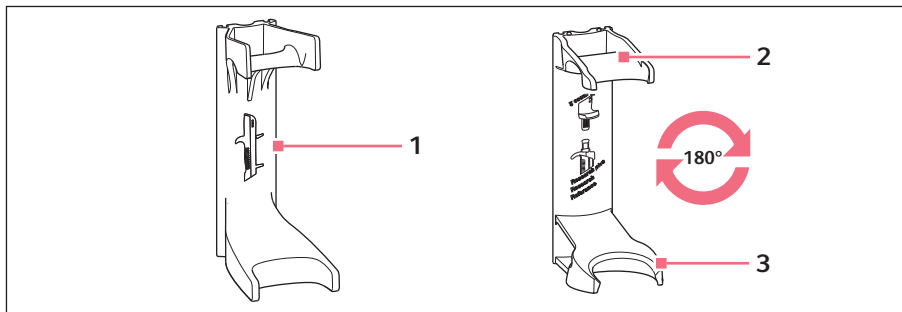


Abb. 2: Halter 2 für mechanische Dosiergeräte

1 Halter
Für Multipette/ Repeater M4

3 Halter
Für Reference 2

2 Halter
Für Research plus, Reference, Research

1.2 Produkteigenschaften

Dosiergeräte dürfen nicht mit Dosierspitze in das Karussell oder den Ständer eingesetzt werden.

1.2.1 Karussell

Das Karussell kann 6 mechanische Dosiergeräte von Eppendorf (Einkanalpipetten, Mehrkanalpipetten oder Dispenser) aufnehmen. Die Halter können ausgetauscht werden. Am Griff kann das Karussell sicher gedreht, bewegt oder transportiert werden.

1.2.2 Ständer

Der Ständer kann ein mechanisches Dosiergerät von Eppendorf (Einkanalpipette, Mehrkanalpipette oder Dispenser) aufnehmen. Die Halter können ausgetauscht werden.

1.2.3 Dosiergeräte

Geeignete mechanische Dosiergeräte:

- Multipette/Repeater M4
- Reference 2, Reference, Biomaster
- Research plus, Research

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Gefährdungen bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch



VORSICHT! Gefahr durch unsachgemäße Handhabung

Auslaufende Flüssigkeiten können zu Kontamination und Materialschäden führen.

- ▶ Werfen Sie Dosierspitzen vor dem Einhängen ab.



HINWEIS! Sachschaden durch umfallendes Karussell

Das Karussell oder die Dosiergeräte können beschädigt werden.


- ▶ Stellen Sie das Karussell auf eine stabile, ebene und waagrechte Fläche.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Karussell ist zur Aufnahme von mechanischen Eppendorf Dosiergeräten geeignet. Alle Dosiergeräte dürfen nur ohne Dosierspitze in das Karussell eingesetzt werden.


3 Installation

3.1 Halter wechseln – Karussell

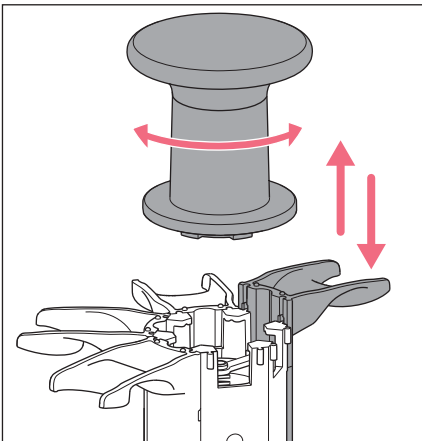

1. Griff nach links drehen und abnehmen.
2. Karussell festhalten und Halter nach oben herausnehmen.
3. Anderen Halter oben in die Führung einhängen.
4. Unten gegen den Halter drücken.
5. Halter nach unten schieben, bis die Nasen unten einrasten.
6. Griff aufsetzen und nach rechts festziehen.
Der Bajonettverschluss rastet ein.

3.2 Halter wechseln – Ständer

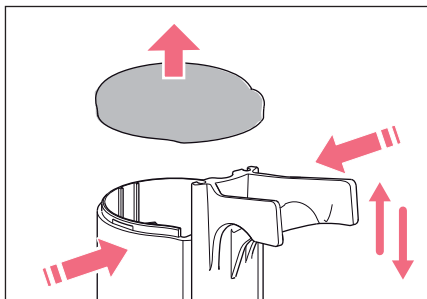

1. Gehäuse unterhalb des Deckels zusammendrücken und Deckel abnehmen.
2. Ständer festhalten und Halter nach oben herausnehmen.
3. Anderen Halter oben in die Führung einhängen.
4. Unten gegen den Halter drücken.
5. Halter nach unten schieben, bis die Nasen unten einrasten.
6. Deckel aufsetzen.

4 Instandhaltung

4.1 Karussell oder Ständer reinigen

- Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.

4.2 Dekontamination



Das Karussell und der Ständer können mit UV-Licht dekontaminiert werden. Es kann zu einer dauerhaften Verfärbung des Materials kommen. Die Verfärbung hat keine Auswirkung auf die Funktionalität des Karussells oder des Ständers.

4.3 Materialien

Wandhalter	Material
Freie Flächen	Acrylnitril-Styrol-Acrylester mit Polycarbonat (ASA/PC)
Füße	Silikon

5 Bestellinformation

5.1 Karussell und Ständer

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
3116 000.015	3116000015	Karussell 2 für 6 Eppendorf Research/plus, Reference/2 oder Biomaster weitere Halter sind optional erhältlich
3116 000.058	3116000058	Ständer 2 für eine Eppendorf Multipette (Repeater) M4

5.2 Halter

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
3116 000.112	3116000112	Halter 2 für eine Eppendorf Research/plus, Reference/2, Biomaster oder Tip Tool für Karussell 2, Ladekarussell 2 oder Wandmontage
3116 000.120	3116000120	Halter 2 für eine Eppendorf Xplorer/Xplorer plus für Karussell 2, Ladekarussell 2 oder Wandmontage (ohne Ladefunktion)
3116 000.139	3116000139	Halter 2 für eine elektronische Eppendorf Multipette (Repeater) für Karussell 2, Ladekarussell 2 oder Wandmontage (ohne Ladefunktion)
3116 000.147	3116000147	Halter 2 für eine Eppendorf Multipette (Repeater) M4 für Karussell 2, Ladekarussell 2 oder Wandmontage