

Gebrauchsanweisung

Trockenrohr
Deutsch (DE)

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung Varispenser® 2 und Varispenser® 2x und ersetzt diese nicht. Lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung. Die aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.eppendorf.com/manuals.

1 Produktbeschreibung

1.1 Produktübersicht

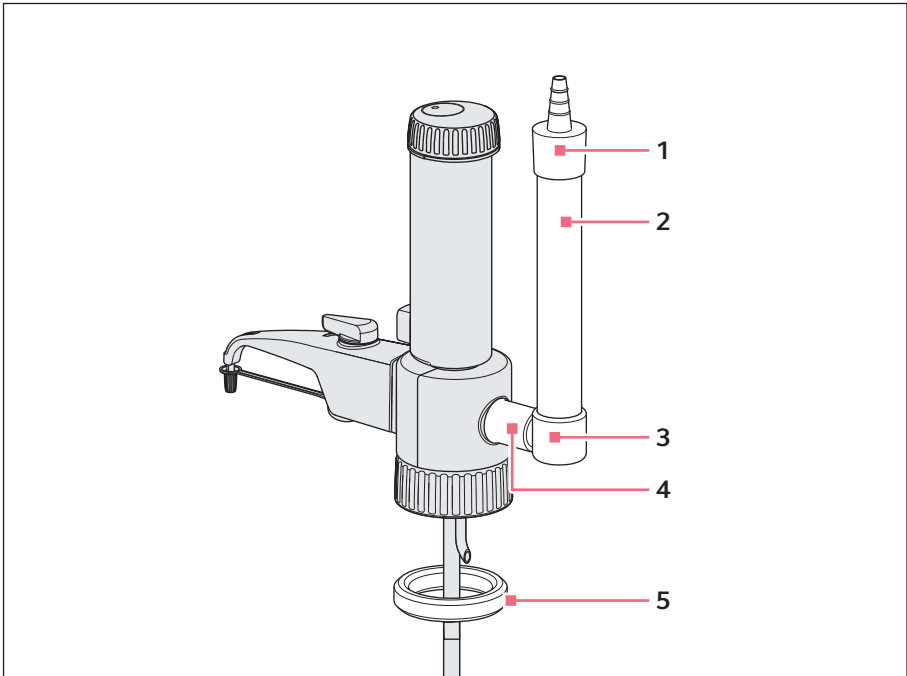


Abb. 1: Lieferumfang und Montagebeispiel am Varispenser 2x

1 Trockenrohrverschluss

2 Rohr

3 Trockenrohr-Unterteil

4 Distanzrohr

5 Dichtring für rauchende Säuren

1.2 Produkteigenschaften


Das Trockenrohr schützt empfindliche Flüssigkeiten vor CO_2 und Luftfeuchtigkeit. Das Trockenrohr muss mit einem geeigneten Trockenmittel gefüllt sein.

Auswahl geeigneter Trockenmittel


- Silicagel, 1 mm – 3 mm Korngröße
- CaCO_2
- NaOH-Pillen, 5 mm $\varnothing$, für die Absorption von CO_2

Gebrauchsanweisung
2 Trockenrohr
Deutsch (DE)


2 **Installation**
2.1 **Trockenrohr montieren**

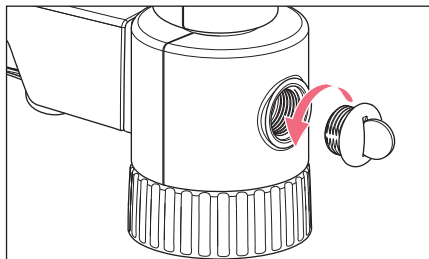


1. Belüftungsschraube mit einer Münze herausschrauben.
2. Belüftungsschraube für die Demontage des Trockenrohrs aufbewahren.

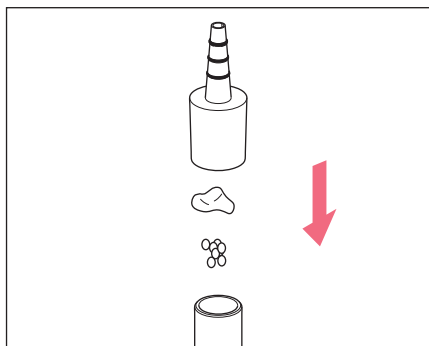

3. Trockenrohrverschluss abnehmen.
4. Trockenmittel und Watte in das Trockenrohr einfüllen.
5. Trockenrohrverschluss aufstecken.

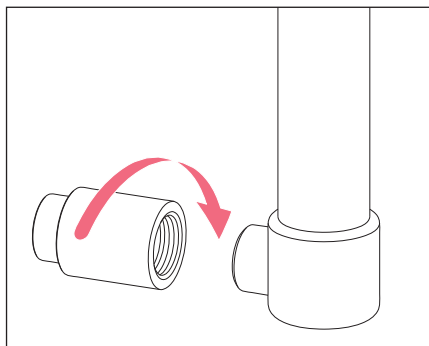


6. Distanzrohr und Trockenrohr zusammensetzen.

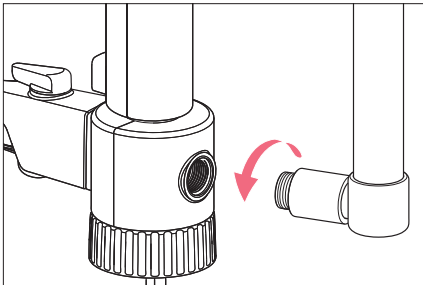

7. Distanzrohr mit Trockenrohr in die Belüftungsöffnung einschrauben. Bei Bedarf das Gewinde des Distanzrohrs mit PTFE-Band abdichten.

3 Bestellinformationen

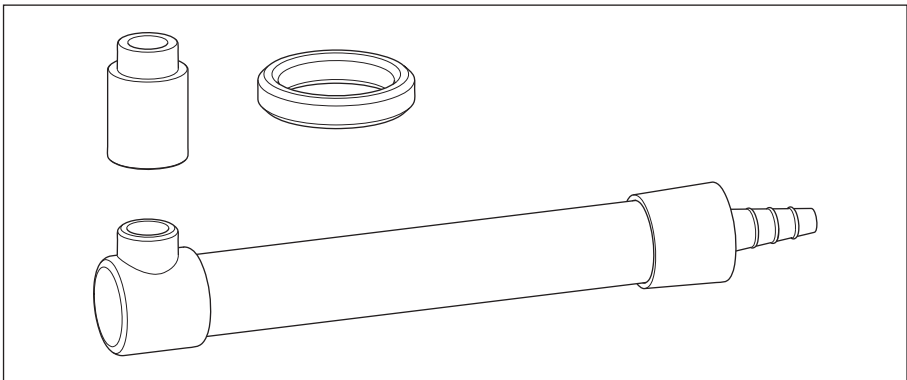

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
4966 509.002	4966509002	Trockenrohr ohne Füllung, inklusive Dichtring (PTFE)

Gebrauchsanweisung

Trockenrohr

Deutsch (DE)

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com