


Gebrauchsanweisung

Ladeschale 2 - Halter 2


Deutsch (DE)

1 Installation

1.1 Ladeschale oder Halter an der Wand befestigen

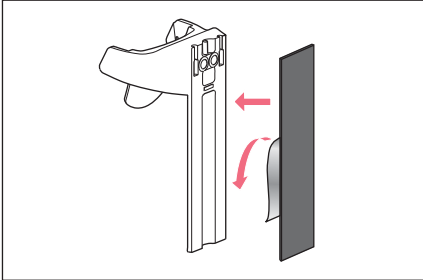

1. Glatte Glas- oder Edelstahlfläche reinigen (z. B. mit Ethanol) und trocknen lassen.
2. Schutzfolie von einer Seite des Klebebands entfernen.
3. Klebeband fest auf die Rückseite der Ladeschale bzw. des Halters drücken.

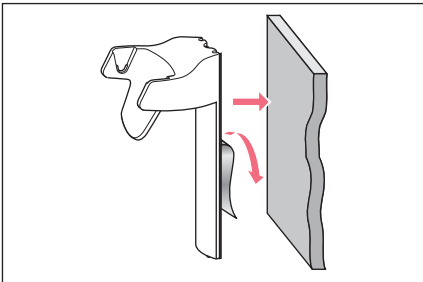

4. Schutzfolie von der zweiten Seite des Klebebands entfernen.
5. Ladeschale oder Halter fest gegen die gereinigte Fläche drücken. Die Ladeschale bzw. den Halter erst nach 24 Stunden belasten.

1.2 Ladeschale oder Halter von der Wand entfernen

- Ladeschale bzw. Halter drehen und Klebestreifen abziehen.

1.3 Ladeschale oder Halter in das Karussell einsetzen

Die Ladeschale bzw. der Halter wird ohne Klebestreifen in das Karussell eingesetzt.

2 Bedienung

2.1 Elektronisches Dosiergerät laden

Die Ladefunktion bei einer Wandmontage erfolgt nicht über den Halter. Das Dosiergerät wird mit zugehörigem Netzteil geladen.

3 Instandhaltung

3.1 Ladeschale oder Halter reinigen

- Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen.

Gebrauchsanweisung
Ladeschale 2 - Halter 2
Deutsch (DE)

3.2 Materialien

Wandhalter	Material
Freie Flächen	Acrylnitril-Styrol-Acrylester mit Polycarbonat (ASA/PC)
Ladekontakte	Vernickelte Beschichtung

4 Bestellinformation

4.1 Ladeschale

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
3116 602.007	3116602007	Ladeschale 2 für eine Eppendorf Xplorer/Xplorer plus für Ladekarussell 2 (mit Ladefunktion)
3116 603.003	3116603003	Ladeschale 2 für eine elektronische Eppendorf Multipette (Repeater) für Ladekarussell 2 (mit Ladefunktion)

4.2 Halter

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
3116 000.112	3116000112	Halter 2 für eine Eppendorf Research/plus, Reference/2, Biomaster oder Tip Tool für Karussell 2, Ladekarussell 2 oder Wandmontage
3116 000.120	3116000120	Halter 2 für eine Eppendorf Xplorer/Xplorer plus für Karussell 2, Ladekarussell 2 oder Wandmontage (ohne Ladefunktion)
3116 000.139	3116000139	Halter 2 für eine elektronische Eppendorf Multipette (Repeater) für Karussell 2, Ladekarussell 2 oder Wandmontage (ohne Ladefunktion)
3116 000.147	3116000147	Halter 2 für eine Eppendorf Multipette (Repeater) M4 für Karussell 2, Ladekarussell 2 oder Wandmontage