

Gebrauchsanweisung


Fett für Pipetten

Deutsch (DE)

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung der Pipette und ersetzt diese nicht. Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Pipette für die Demontage des Unterteils. Die aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.eppendorf.com.

1 Kolben oder Zylinder fetten

Der Kolben oder der Zylinder im Unterteil der Pipette muss nach dem Reinigen oder nach dem Dekontaminieren nachgefettet werden.

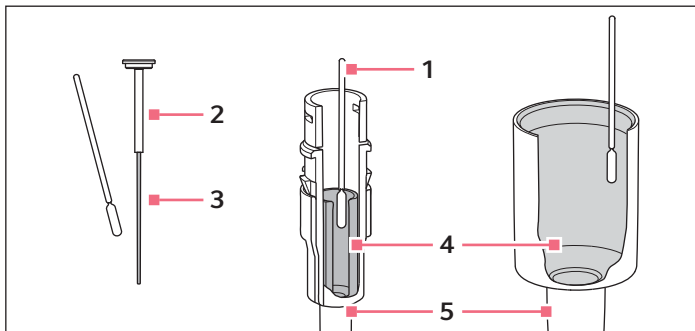

1 Stäbchen

2 Kolben $\leq 20 \mu\text{L}$

3 Lauffläche

4 Zylinder

5 Unterteil $> 20 \mu\text{L}$

Gebrauchsanweisung

Fett für Pipetten

Deutsch (DE)

1.1 Kolben fetten

Voraussetzung

- Für Volumina $\leq 20 \mu\text{L}$.
- Unterteil ist demontiert.

1. Wenig Fett auf das Stäbchen auftragen.
 2. Fett dünn auf die Lauffläche des Kolbens auftragen.
- Das Unterteil kann wieder montiert werden.

1.2 Zylinder fetten

Voraussetzung

- Für Volumina $> 20 \mu\text{L}$.
- Unterteil ist demontiert.

1. Wenig Fett auf das Stäbchen auftragen.
 2. Fett dünn auf die Innenwand des Zylinders auftragen.
- Das Unterteil kann wieder montiert werden.

2 Bestellinformationen

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
0013 022.153	0013022153	Spezialfett für Pipetten mit fusselfreiem Applikator

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com